

Haloes Caliper

Lecteur de zones d'inhibition

Pharmaceutique | Agroalimentaire | Environnement | Cosmétiques

Caractéristiques

Haute résolution

Résolution de 0,1 mm pour des mesures précises.

Sans erreur de parallaxe

Le système exclusif écran-lentille du Haloes Caliper évite de rater les extrémités des halos grâce à sa technologie unique de lecture perpendiculaire.

Affichage numérique

Les résultats sont clairement affichés sur un écran numérique.

Vérification des plaques

Un ensemble standard de disques (10, 20 et 30 mm Ø) permet de vérifier l'appareil.

Disque de
vérification
inclus

Description

Effectuer une mesure précise de la zone d'inhibition manuellement peut s'avérer compliqué. Le Haloes Caliper permet d'effectuer cette mesure de manière simple et précise, tout en évitant les erreurs de parallaxe.

Les laboratoires pharmaceutiques et cliniques impliqués dans les mesures de zone d'inhibition tirent profit de l'utilisation de ce dispositif lors des tests de résistance aux antibiotiques et lors des mesures de l'activité des antibiotiques

Utilisation

1

Placer la boîte de Petri dans le champ lumineux du Haloes Caliper.

2

Placer un côté de l'halo sur la ligne d'étalonnage et appuyer sur le bouton de remise à zéro.

3

Déplacez la manivelle vers le côté opposé de l'auréole.

4

Le résultat apparaît sur l'écran numérique.

Disques de vérification



Utilisez les disques de 10, 20 et 30 mm pour vérifier votre Haloes Caliper.

Spécifications techniques

Agrandissement	Facteur 2.25
Plage de mesure	0-35 mm
Résolution	0.1 mm
Secteur	100/240V 50/60Hz
Puissance	15W
Dimensions (L×P×H)	27×23×27 cm / 10.6×9.0×10.6 in
Poids	3 kg / 6.6 lb

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Accessoires et pièces détachées

1. Disques de vérification (10, 20 & 30 mm)
Cat. 9000919
2. Modèle pour 6 halos (10 unités)
Cat. 90002131
3. Modèle pour 4 halos (10 unités)
Cat. 90002132
4. Grille millimétrique
Cat. 9000985

Référence catalogue

1. Haloes Caliper - lecteur de zone d'inhibition
Cat. 9000900

Pour plus d'informations, visitez notre page web:

www.iul-instruments.com/fr/

IUL SA Carrer de la Ciutat d'Asunción, 4 - 08030 Barcelona (Spain)
sales@iul-inst.com • T. +34 93 274 02 32

Pour plus d'informations sur le Haloes Caliper, scannez le QR code:

